

EnSURE® Touch

Simplificando a
Segurança dos Alimentos



Distribuidor Autorizado


CMS
CIENTÍFICA DO BRASIL

Apresentando EnSURE® Touch

O EnSURE® Touch é a próxima geração de sistema de monitoramento de ATP e ambiental. Projetado para funcionar como seu smartphone, ele fornece sem esforço dados rápidos e precisos para apoiar seu programa de segurança dos alimentos. O EnSURE Touch adapta-se ao seu local de trabalho e foi concebido tendo em mente suas necessidades. Se você é novo na área de segurança dos alimentos ou se já está nessa área há algum tempo, o EnSURE Touch ajuda a tornar tudo um pouco mais fácil.

Como funciona.

O EnSURE Touch é um instrumento portátil inteligente que mede rapidamente a contaminação por bactérias, patógenos, alimentos, enzimas e organismos indicadores. Depois de coletar uma amostra, o sistema mede a quantidade de Trifosfato de Adenosina (ATP – encontrado em todos os seres vivos ou outrora vivos) e fornece um valor numérico objetivo juntamente com uma notificação de Aprovada/Cuidado/Reprovada.

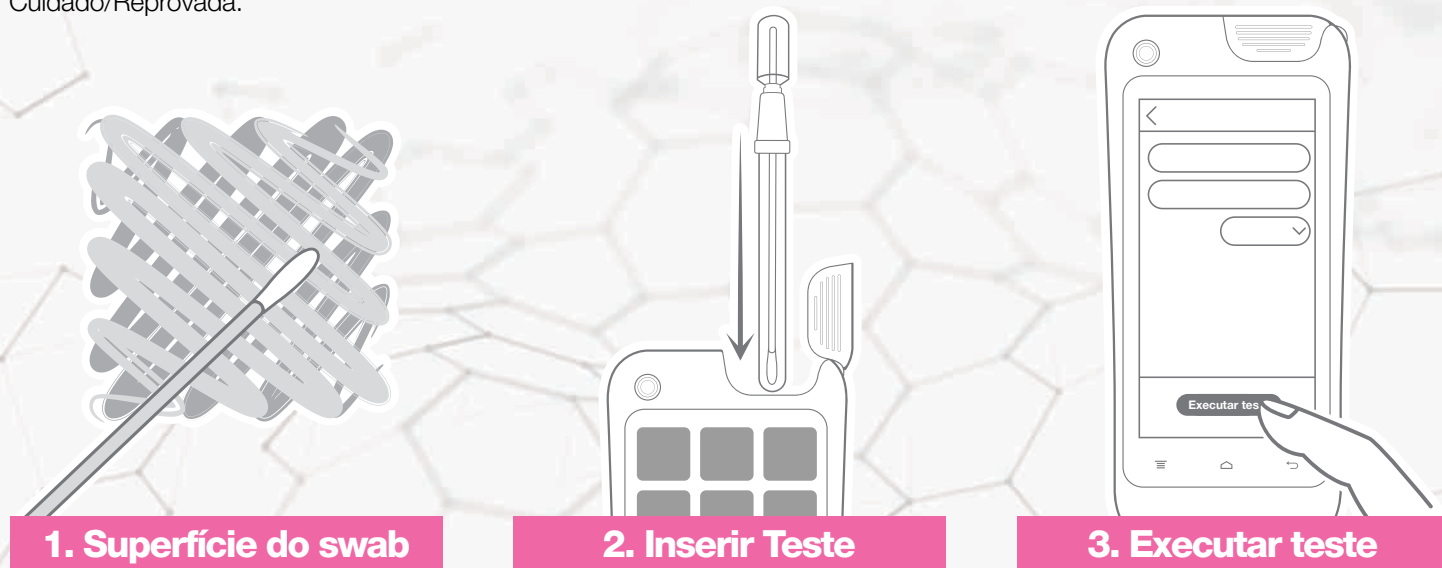

Como isso pode ajudar?

- Verifica o saneamento em 10 segundos;
- Armazena os dados de segurança dos alimentos em um só lugar;
- Facilita as auditorias;
- Compara a eficácia dos procedimentos de saneamento;
- Prova objetivamente que os padrões foram atendidos;
- Comunica o sucesso com relatórios perspicazes;
- Identifica áreas problemáticas;
- Fornece treinamento e feedback no local;
- Atende aos padrões FSMA, GFSI e ISSO;
- Protege a reputação da marca;
- Reduz o risco de intoxicação alimentar, fechamento de instalações e recalls de produtos;
- Reduz os custos de segurança alimentar trazendo testes internos;
- Fornece evidências de das providências tomadas – HACCP;
- Otimiza processos e limita o tempo de inatividade;
- Torna o monitoramento ambiental tão fácil quanto usar um smartphone.

Inovação na Ponta dos dedos



Teste rápido

Execute um teste em dois toques.



Sincronização

Sincronize dados para SureTrend® Cloud sem fio.



Usuários

Gerencie o Acesso com senha para proteção e função.



Definições

Personalize as configurações de idioma, campos personalizados e tipos de teste.



Planos

Facilmente agrupe, agende e randomize locais de teste para garantir a cobertura da amostragem.



Busca

Encontre rapidamente o local ou os planos que procura.



Reteste

Navegue pelos testes reprovados e execute instantaneamente novos testes para demonstrar a eficácia da ação corretiva.



Enzimas

Teste e mostre os resultados para Fosfatase Alcalina e Fosfatase Ácida.



Localizações

Crie e edite pontos de teste com campos personalizados e limites de aprovação/reprovação modificáveis.



Resultados e relatórios

Visualize facilmente os resultados dos testes e a análise de tendências.



Calibração

Verifique a calibração em apenas alguns toques sem ter que enviar de volta ao fabricante.



MicroSnap®

Teste e mostre resultados para coliformes, *E. coli*, *Enterobacteriaceae*, e Contagem Total Viável.



A AOAC Research Institute, uma das organizações de certificação de produtos mais reconhecidas do mundo, emitiu seu certificado SM de método de teste de desempenho para o UltraSnap® Surface ATP Testes para uso com o EnSURE Touch.

Especificações:

Tamanho:	7" x 3" x 1"
Peso:	0.7 libras
Sensibilidade:	<1 femtomole de ATP
Memória:	2GB interno + armazenamento em nuvem
Conectividade:	USB ou Wi-Fi
Idioma:	Vários idiomas disponíveis
Bateria:	bateria recarregável de íons de lítio com carregamento USB-C*

* A duração da bateria varia de acordo com o uso e a configuração.

Sempre atualizado Sempre com backup Sempre criptografado




SureTrend Cloud é uma plataforma de análise de dados online fácil de usar que sincroniza sem fio com o EnSURE Touch para unir dados de teste e dar vida a eles.

Ele permite que os usuários monitorem os resultados dos testes e gerenciem o acesso do usuário em várias instalações, tornando o gerenciamento de riscos mais fácil do que nunca.



Características e benefícios:

- Fácil de usar e intuitivo - sem necessidade de treinamento;
- Plataforma baseada na Web - não são necessários downloads de software;
- Reúna vários tipos de dados de segurança dos alimentos em um só lugar;
- Convide colegas e atribua funções para aumentar a colaboração, responsabilidade e adesão organizacional e fornecer maior visibilidade do programa de segurança dos alimentos;
- O painel interativo oferece uma visão geral do desempenho dos testes;
- Relatórios prontos para usar economizam tempo, relatórios personalizados adicionam detalhes extras e personalização;
- Novos recursos adicionados regularmente por meio de atualizações de software contínuas e automáticas - não é necessário ligar para o TI;
- Dados e armazenamento ilimitados – sem custos de inicialização;
- Gerencie facilmente um ou centenas de instrumentos de uma conta;
- Acompanhe novos testes para descobrir oportunidades de reciclagem ou identificar equipamentos que possam precisar de substituição.

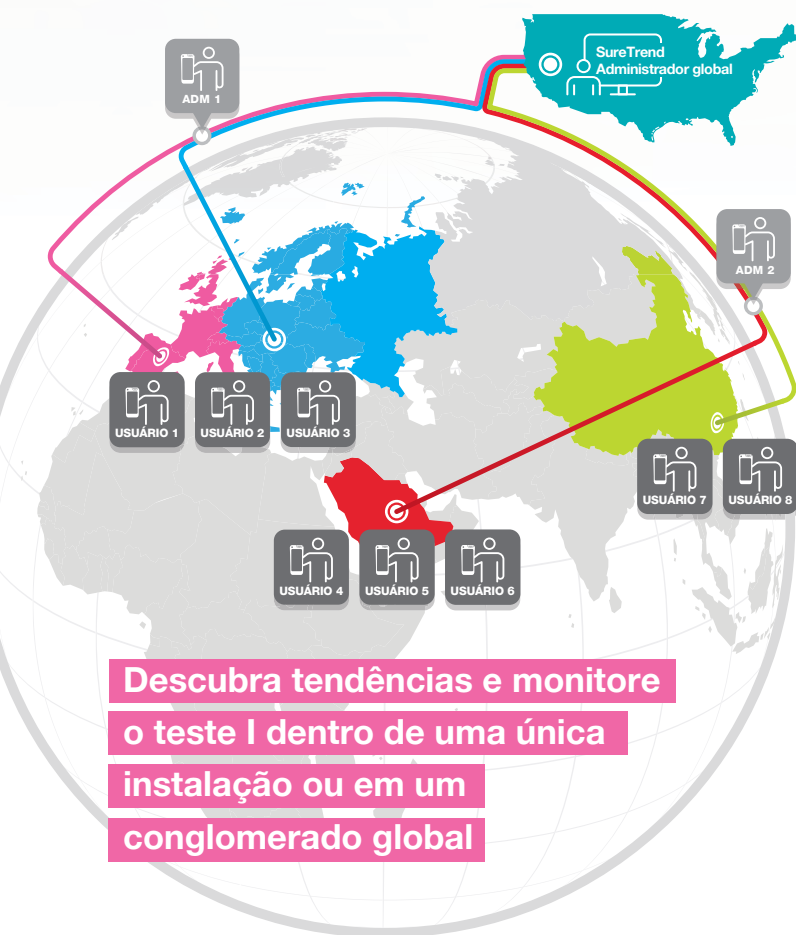

**Descubra tendências e monitore
o teste | dentro de uma única
instalação ou em um
conglomerado global**

Dispositivos de teste

Os dispositivos de teste Hygiena® são incrivelmente fáceis de usar. Seu design maximiza a coleta e recuperação de amostras enquanto usa a tecnologia patenteada Snap-Valve para facilitar a ativação. Esses dispositivos eliminam materiais estranhos, melhoram a eficiência, minimizam a variabilidade e reduzem os custos.

UltraSnap®

Teste ATP de Superfície



Catálogo: S2020 | Quantidade: 100

SuperSnap®

Teste ATP de Superfície
Ultra-Sensível



Catálogo: US3000 | Quantidade: 100
Catálogo: SUS3000X | Quantidade: 100

AquaSnap® TOTAL

Teste ATP em Água



Catálogo: AQ-100X | Quantidade: 100

AquaSnap® FREE

Teste ATP em Água



Catálogo: AQ-100FX | Quantidade: 100

CalCheck

Dispositivo de verificação de
calibração de LED



Catálogo: CAL | Quantidade: 1

MicroSnap®

Testes Indicadores
de Organismos



Catálogo: MS1-CEC | Quantidade: 100

Catálogo: MS2-ECOLI | Quantidade: 100

Catálogo: MS2-COLIFORM | Quantidade: 100

Catálogo: MS1-TOTAL | Quantidade: 100

Catálogo: MS2-TOTAL | Quantidade: 100

Catálogo: MS1-EB | Quantidade: 100

Catálogo: MS2-EB | Quantidade: 100

ZymoSnap® ALP

Teste de Verificação de
Pasteurização ALP



Catálogo: ZS-ALP-100 | Quantidade: 100

CROSS CHECK

Teste de eficiência de
cozimento ACP



Catálogo: CX-3000 | Quantidade: 100

O EnSURE Touch é calibrado de fábrica e usa tecnologia avançada que não requer recalibração.

O CalCheck é usado para verificações de calibração internas como parte de um programa de controle de qualidade, para que você não precise enviá-lo pelo correio para uma verificação de calibração anual.



Distribuidor Autorizado

CMS
CIENTÍFICA DO BRASIL

CMS Científica do Brasil
www.cmscientifica.com.br
vendas@cmscientifica.com.br
+55 (19) 3872-8300

MPB-049-PT-REV D